



**安心の、洗浄機・滅菌機の手専門メーカーの製品です。**

洗浄工程のリスク低減・効率化

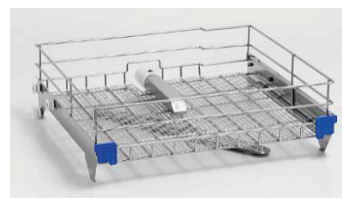

C721 上段用標準バスケット  
回転アーム付き

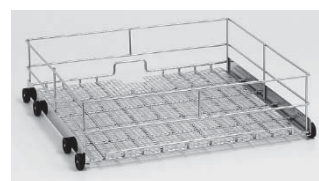

C52L 下段用標準バスケット



C711E 36ポジション上段バスケット  
ノズルC054924(24本)+C054921(12本)



C990E 39ポジション下段バスケット  
ノズル C054904(29本)+C054905(10本)

## LAB500DRS 本体

※ノズル付きバスケットは、器具に合わせた設定となり、他バスケットは、オプションです。

### <特長>

- 実験器具洗浄作業からの解放  
全自動洗浄機は、けがの恐れ、破損の恐れ、洗浄所要時間等のリスクを低減します。
- プロセス制御  
内蔵マイクロプロセッサで洗浄サイクルの状態を常に監視し、アラームでお知らせします。制御システムのプログラムは、洗浄温度、時間及び液体洗浄剤の投入フェーズ、乾燥温度の設定ができ、洗浄対象器具ごとに洗浄の方法を設定できます。
- 導電率計内蔵  
導電率計を内蔵し、最終リンス水を設定により管理、設定値を超える場合は、繰り返しリンスを自動的にを行います。
- 液体洗浄剤を採用  
固形洗浄剤のように溶け残りがありません。
- SUS316Lを標準採用（洗浄槽）  
代表的なSUS304とは違い、耐食性・耐孔食性がさらに向上しています。

\*デザイン等は予告なく変更されることがございます。

## LAB500DRS型標準セット(例)内訳

- ・LAB500DRS (ガラスドア) 内部容量 : 171 ℓ  
小型実験器具洗浄機 本体 1 式
- ・C52L 下段標準バスケット 1 式
- ・C721 洗浄アーム付き上段用標準バスケット 1 式
- ・C990E 下段バスケット ノズル29本×C054904 + ノズル10本×C054905 1 式 ※ノズルサイズ・本数仕様は、変更可能
- ・C711E 上段バスケット ノズル24本×C054924 + ノズル12本×C054921 1 式 (価格は、仕様により異なります)

## 仕様概略

本体外形寸法[mm]	900W×630D×850H
洗浄槽寸法[mm]	555W×500D×670H (171 ℓ)
洗浄槽材質	SUS316L[耐食性、耐孔食性がSUS304よりも優れています]
洗浄室上下ウォッシュアーム材質・個数	SUS316L天上・底部 2 箇所
フィルターシステム材質	SUS316L 3段階フィルタリングシステム
扉内側材質	SUS316L 及び 硬質ガラス
扉外側材質	SUS304 及び 硬質ガラス
本体材質	SUS304 及び 硬質ガラス
洗浄プログラム数	LAB500DRS : 45種類 (20種類の固定プログラム, 25種類のカスタム設定プログラム)
インターフェース	RS232C(外部接続プリンターなどに使用), USBポート(洗浄の管理、プログラムの更新などに使用)
乾燥機能	ブロー循環型ヒーターエレメント乾燥システム
内蔵型導電率計	最終リンス水の導電率を設定し、設定値より数値が高い場合は、再度リンス工程を自動的に実施
消費電力	5.6[kW]
電源	三相交流電源200V ~20A 50Hz/60Hz、(単相200V 30Aオプション)

## 消耗品一覧

- ・アルカリ性洗剤, 4 ℓ × 4本(1箱) / 10 ℓ × 2本(1箱)
- ・酸性洗剤, 4 ℓ × 4本(1箱) / 10 ℓ × 2本(1箱)




ピペット対応



三角フラスコ対応



メスフラスコ対応

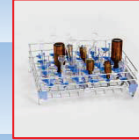

ボトル対応など各種

## オプション(お問い合わせください)

- ・各種洗浄用バスケット (ガラス器具の寸法や形状に合致した洗浄用バスケットを各種ご用意しております。)
- ・精製水供給装置及び供給ポンプ(内蔵型または、外付け型)
- ・収納棚兼用本体設置台(バスケット収納仕様もございます)
- ・内蔵軟水化器 (洗浄用水原水 (水道水) の溶存イオンを低減します)



## お客様にてご用意いただく機材、設備等 (詳細は、お打合せいたします)

- ・洗浄機設置用台 : 本体を設置及び洗浄液タンクを設置する場所
- ・洗浄水取込み口及びリンス水取込み口 ※市水・精製水・イオン交換水・純水等
- ・電源 : 三相 AC200V, 50/60Hz 20A 電源ブレーカーまたはコンセント
- ・排水用下水口

## 仕様詳細については、下記までお気軽にお問い合わせください。

輸入販売元 STEELCO S.p.A. (イタリア) 日本代理店



ジャパンマシナリー株式会社  
JAPAN MACHINERY COMPANY

### 第一営業グループ

東京支店	〒144-0046 東京都大田区東六郷2-19-6 JMCビル	TEL:03-3730-5991 FAX:03-3730-8196
茨城営業所	〒310-0804 茨城県水戸市白梅1-5-8 サンビル	TEL:029-302-3001 FAX:029-302-2468
北関東営業所	〒373-0851 群馬県太田市飯田町1263 三栄ビル	TEL:0276-48-1791 FAX:0276-48-1795
千葉営業所	〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町17-3 ハマダパークビル	TEL:043-241-2821 FAX:043-241-2822
静岡営業所	〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町11-7 大樹生命静岡駅前ビル	TEL:054-273-2821 FAX:054-273-2948
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル	TEL:052-201-6971 FAX:052-203-4728
京都営業所	〒604-8811 京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル	TEL:075-811-9221 FAX:075-811-9223
大阪支店	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-3-16 京富ビル	TEL:06-6342-1551 FAX:06-6342-1555
広島支店	〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町8-18 広島日生みどりビル	TEL:082-221-8871 FAX:082-228-8660
九州営業所	〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町1-3-15 日生小倉堺町ビル	TEL:093-522-6468 FAX:093-522-6769

### 第二営業グループ

産業機器二課	〒144-0046 東京都大田区東六郷2-19-6 JMCビル	TEL:03-3730-4891 FAX:03-3730-3737
関西営業二課	〒658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町8-6-26 東神戸センタービル	TEL:078-411-3312 FAX:078-411-3313

URL : <http://www.jmc.asia>

Mail : [sales@jmc.asia](mailto:sales@jmc.asia)(第一営業グループ)

[jmchitec@jmc.asia](mailto:jmchitec@jmc.asia)(第二営業グループ)